

Solución de Limpieza para Proteínas (230 mL) – HI7073M

SKU: HI 7073M

RESUMEN

La HI7073M es una solución de limpieza enzimática especial que está formulada para ser utilizada en aplicaciones donde un electrodo de pH puede recubrirse con proteínas. Los electrodos pueden ensuciarse por el uso y producirán resultados inexactos incluso cuando se leen correctamente en un estándar de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición y se almacenan incorrectamente. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión de su electrodo regularmente para asegurarse de que la sonda está siempre limpia y evite cualquier obstrucción de la unión.

- solución de limpieza especialmente formulada para eliminar proteínas de un electrodo de pH
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados en la botella

DESCRIPCIÓN

La causa más común de las imprecisiones en la medición del pH es un electrodo sucio o incorrectamente limpiado. Esto es muy importante a tener en cuenta porque durante la calibración, el instrumento asume que el electrodo está limpio y que la curva de estandarización creada durante el proceso de calibración seguirá siendo una referencia válida hasta la próxima calibración. Los medidores de pH en el mercado actual permitirán una tensión de desplazamiento de aproximadamente 60 mV. La desviación de 0 mV no es inusual, pero idealmente no debería ser mayor de 30 mV. El proceso de calibración compensa el cambio en el voltaje de compensación. Si el desplazamiento de mV continúa desviándose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrán lecturas imprecisas.

La serie de soluciones de limpieza garantiza la máxima eficiencia y precisión de sus sensores. La limpieza es una rutina rápida y efectiva que se debe realizar de forma regular como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para asegurar que la unión no está obstruida. La HI7073M es una solución de limpieza de proteínas específicamente para aplicaciones que implican la medición del pH en una solución a base de proteínas.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de limpieza de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 3 años desde la fabricación para una botella sin abrir.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	25 viales (diám. 16 x 100 mm)
-----------	-------------------------------