



Electrodo de pH con Punta Plana para Piel y Superficies con conector DIN – HI1414D

Description

Hanna Instruments ofrece una amplia variedad de electrodos de pH diseñados para diferentes aplicaciones. El tipo de vidrio utilizado para detectar el pH, la forma del bulbo, el material del cuerpo, el tipo de unión, el tipo de referencia y el electrolito utilizado son solo algunas de las consideraciones de diseño.

El HI1414D usa vidrio de baja temperatura (LT), bulbo de punta plana, cuerpo de vidrio y unión abierta con electrolito en gel de viscoleno.

Formulación de Vidrio a Baja Temperatura

Formulación de Vidrio a Baja Temperatura. El HI1414D es adecuado para ser utilizado con muestras que miden de 0 a 50 °C.

Punta Plana de Vidrio

Se recomienda una punta plana para optimizar el contacto con la superficie para la medición en la piel, cuero, papel y las muestras que no se pueden penetrar fácilmente.

Cuerpo de Vidrio

El cuerpo de vidrio es ideal para uso de laboratorio. El vidrio es resistente a muchos productos químicos agresivos y se limpia fácilmente. El cuerpo de vidrio también permite una rápida transferencia de calor al electrolito de referencia interno. El mV generado por la celda de referencia es dependiente de la temperatura. Cuando más rápido el electrodo alcance el equilibrio, más constante será el potencial de referencia.

Referencia de Unión Abierta

Los sólidos suspendidos y las proteínas que se encuentran en los productos alimenticios obstruyen una unión de referencia de cerámica convencional. Esta obstrucción impide el circuito de medición entre el electrodo indicador y la referencia interna, resultando en un tiempo de respuesta más lento, lecturas erróneas y un reemplazo frecuente de electrodos. El diseño de unión abierta consiste en una interfaz de gel sólido (viscoleno) entre la muestra y la referencia interna de Ag / AgCl. Esta interfaz no solo evita que la plata entre en la muestra, sino que también la hace impermeable a la obstrucción, lo que resulta en una respuesta rápida y lecturas estables.

Conector DIN

El HI1414D utiliza un conector DIN de conexión rápida. Este tipo de conector está hecho para medidores Hanna que aceptan un conector DIN de conexión rápida. El HI14143 se recomienda para el medidor de pH HI99171. Otro tipo de conectores incluye BNC, tipo tornillo, tipo T y 3.5.

Especificaciones

Especificación	Detalle
Código	HI1414D
Referencia	Simple, Ag/AgCl
Unión / Flujo	Abierta

Especificación	Detalle
Electrolito	Viscoleno
Presión Max	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12
Temperatura de uso recomendada	0 a 50°C (32 a 122°F)
Punta / tipo	Plana
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo	110 mm / 153.5 mm
Sensor de temperatura	Si
Matching Pin	No
Amplificador	Si
Material de cuerpo	Vidrio
Cable	7-polo; 1 m (3.3')
Uso recomendado	emulsiones, cuero, papel, piel, superficie
Conexión	DIN