



Pipeta Graduada (100 μ L) – HI731339P

Description

La pipeta graduada HI731339P puede transferir con precisión 100 μ L de solución a una cubeta de muestra. El líquido se aspira en puntas desechables, eliminando la contaminación cruzada de las muestras. Simplemente presionando el botón pulsador hasta el primer tope, sumergiendo la punta desechable en la muestra y soltando lentamente el botón pulsador, se toma un volumen exacto de 100 μ L de líquido. Para dispensar el líquido, los usuarios presionan el botón más allá de la primera parada hasta la segunda parada para asegurarse de que se expulse todo el volumen. La HI731339P utiliza las puntas de pipeta de plástico HI731349P.