



Refractómetro Digital para Análisis de % (en peso) de Glucosa – HI96803

## Description

El refractómetro portátil HI96803 convierte el índice de refracción de una muestra de alimento en % peso de glucosa. Esta conversión se basa en las tablas encontradas en el estándar ICUMSA (Comisión Internacional de Métodos Uniformes de Análisis de Azúcar) que documenta los cambios en el índice de refracción con la temperatura para una solución de glucosa en porcentaje por peso. El HI96803 es ideal para el análisis de frutas, bebidas energéticas, leche de soya, jugos, mermelada, jalea, miel, sopas, gelatina, tofu y condimentos. El HI96803 es una herramienta fácil de usar para medir el azúcar en muestras de alimentos en terreno o en el laboratorio.

- Diseñado para análisis de azúcares en alimentos
- Algoritmos de compensación de temperatura basados en solución de glucosa
- Rango de 0 a 85% de glucosa en peso con una precisión de  $\pm 0.2\%$

## Preparación de Una Solución Estándar de Glucosa

Para hacer una solución de glucosa realice el siguiente procedimiento:

- Coloque un recipiente (como un frasco de vidrio o vaso precipitado que tenga una cubierta) en una balanza analítica.
- Tare la balanza.
- Pese X gramos de glucosa de alta pureza (CAS #: 50-99-7) directamente en el vaso precipitado.
- Añada agua destilada o desionizada al vaso precipitado para que el peso total de la solución sea 100 g.
- Nota: Las soluciones por encima del 60% pueden necesitar agitación vigorosa y calentamiento en un baño de agua hasta aproximadamente  $40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ). Cuando la glucosa se haya disuelto déjela enfriar antes de usarla.

## Ejemplo para preparar una solución de glucosa al 25%:

% Glucosa (g/100g)	Glucosa (g)	Agua (g)	Total (g)
25	25.000	75.000	100.000

?

?

## Índice de refracción

El HI96803 toma mediciones basadas en el índice de refracción de una muestra. El índice de refracción es una medida de cómo se comporta la luz a medida que pasa a través de la muestra. Dependiendo de la composición, la luz se refracta y refleja de manera diferente. Al medir esta actividad con un sensor de imagen lineal, el índice de refracción de la muestra se puede evaluar y utilizar para determinar sus propiedades físicas tales como concentración y densidad. Además del sensor de imagen lineal, el HI96803 utiliza una luz LED, prisma y lente para hacer posible la medición. Las variaciones en la temperatura afectan la densidad de una solución basada en el compuesto que está presente. En la refractometría digital, el uso de la compensación de la temperatura es necesario para obtener resultados exactos. El HI96803 incluye un sensor de temperatura y está programado con algoritmos de compensación de acuerdo con el estándar ICUMSA para una solución de sacarosa en porcentaje por peso.

?

## Características Generales:

Calibración a un punto

- Calibrar con agua destilada o desionizada

#### Muestra de tamaño pequeño

- El tamaño de la muestra puede ser tan pequeño como 2 gotas métricas (100 µl)

#### Compensación Automática de Temperatura (ATC)

- Las muestras se compensan automáticamente por las variaciones de temperatura

#### Resultados rápidos y precisos

- Las lecturas se muestran en aproximadamente 1.5 segundos

#### LCD de doble nivel

- El LCD de doble nivel muestra los valores de medición y temperatura simultáneamente

#### Depósito para muestra de acero inoxidable

- Fácil de limpiar y resistente a la corrosión

#### Indicador de batería

- Nivel de carga restante de la batería al iniciar

#### Apagado automático

- Para conservar la carga de la batería el medidor se apaga automáticamente después de tres minutos de inactividad

#### Protección IP65 resistente al agua

- Carcasa de plástico ABS resistente al agua diseñada para funcionar bajo condiciones de laboratorio y terreno

### Especificaciones

Intervalo de contenido de azúcar	0 a 85% de masa (%p/p de glucosa)
Resolución de contenido de azúcar	0.1% de masa
Exactitud del contenido de azúcar (@ 25°C / 77°F)	± 0,2% de masa
Intervalo de temperatura	0 a 80 ° C (32 a 176 ° F)
Resolución de temperatura	0,1 ° C (0,1 ° F)
Precisión de temperatura	± 0.3 ° C (± 0.5 ° F)
Compensación de temperatura	Automático entre 10 y 40 ° C (50 a 104 ° F)
Tiempo de medición	Aproximadamente 1.5 segundos
Volumen mínimo de la muestra	100 µL (para cubrir totalmente el prisma)
Fuente de luz	LED amarillo
Depósito para muestras	Anillo de acero inoxidable y prisma de cristal sílex
Apagado automático	Después de tres minutos de inactividad
Grado de protección	IP65
Tipo de batería / duración	9V / aproximadamente 5,000 lecturas
Dimensiones / Peso	192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6 ") / 420 g (14.8 onzas)
Información general	El HI96803 se suministra con batería y manual de instrucciones